


Prüf- und Geräteverwaltungs-Software

LabNet Profi

Installationsanleitung DEMO-Version

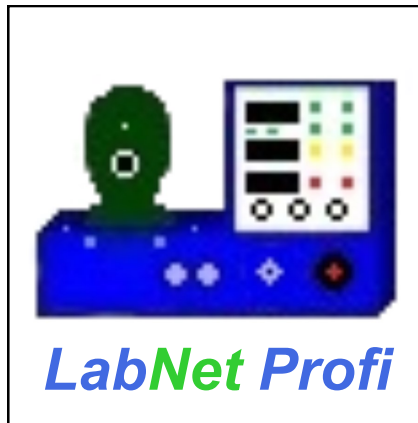


Hard- und Software-Voraussetzungen

Für die Installation von *LabNet Profi* ist ein PC gemäß der separat erhältlichen Labtec Systemvoraussetzungen erforderlich

Hinweise und Vorbereitung

- Bitte unbedingt vor Installation lesen -


1. **Die DEMO-Version sollte nur auf einem PC installiert werden, auf dem noch keine Version einer Labtec Prüfsoftware installiert ist, da es sonst zu Konflikten kommen kann.**
2. Zur Durchführung der Installation werden umfangreiche Windows-Kenntnisse vorausgesetzt.
3. Die Installation erfolgt nach Download des Installationspaketes vom Labtec-FTP-Server. Die Zugangsdaten erhalten Sie über die Labtec Vertriebsabteilung oder den Software-Support.
4. **Die Installation** ist nur mit vollen Administratorenrechten möglich, d. h. sie **muss als Administrator ausgeführt werden**. Durch die Installation führt Sie ein Installations-Assistent.
5. Installiert wird mit dem Programm eine voll funktionsfähige MySQL-Datenbank mit bereits hinterlegten Testgeräten und einer kompletten Typen-Datenbank aller bekannten Hersteller.
6. Eine Anbindung und der Betrieb mit einem Labtec-Prüfgerät ist mit der Demo-Version nicht möglich. Es können lediglich zu Testzwecken Prüfungen simuliert werden.
7. Mit der Installation erkennen Sie die Lizenzbedingungen der Labtec GmbH an. Diese können Sie bei Labtec anfordern.

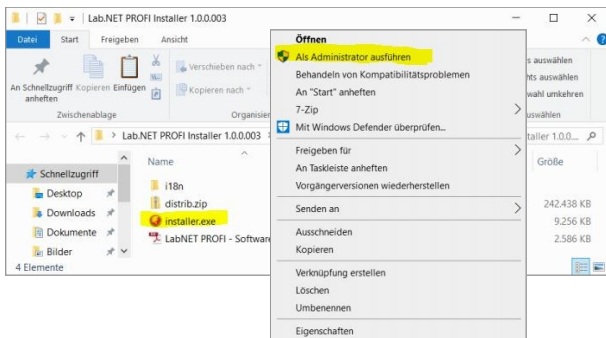

Start


Öffnen Sie nach Download und Entpacken der zip-Datei das Installations-Verzeichnis vom **LabNet Profi-DEMO Installer** und starten Sie die darin befindliche Installationsanwendung **installer.exe als Administrator**.

Klicken Sie dazu mit rechter Maustaste auf die Anwendung und wählen Sie im Kontextmenü „Als Administrator ausführen“. Nach Bestätigung startet der Installationsassistent und führt Sie durch die Installation.

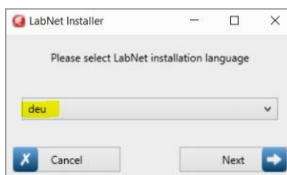

Sprachauswahl


Wählen Sie im Fenster Sprachauswahl „deu“ für die Installation in deutscher Sprache und setzen Sie mit „Next“ die Installation fort.

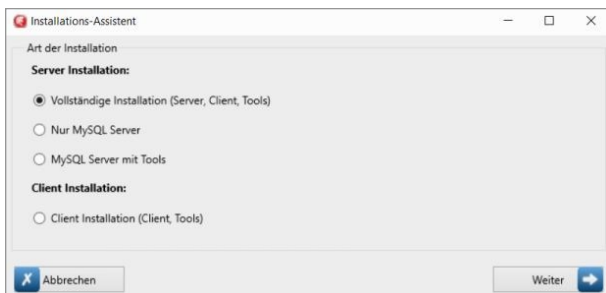

Art der Installation

Hier wählen Sie unter **Server Installation** die *Vollständige Installation* als Standard-Installation für Einzelarbeitsplätze.


Es werden alle notwendigen Programmteile incl. einer MySQL-Datenbank installiert.

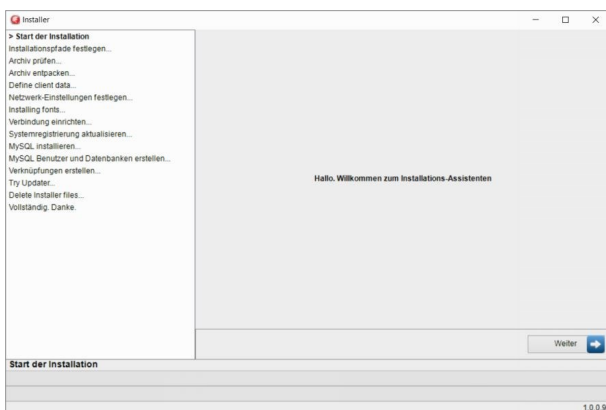

Installationsablauf


Das nächste Fenster zeigt die einzelnen Schritte des kompletten Installationsablaufes.

Installation

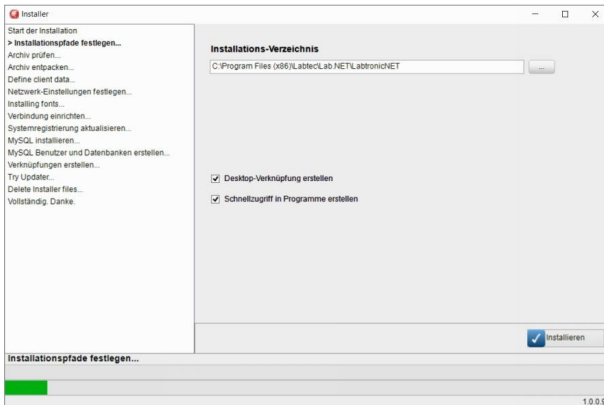


Zielpfad auswählen

Wählen Sie den Zielpfad aus, in den das Programm *LabNet Profi* installiert werden soll. Wenn möglich, sollten Sie den vorgeschlagenen Pfad beibehalten. Dies erleichtert später bei eventuellem Support die Kommunikation mit der Labtec-Hotline.

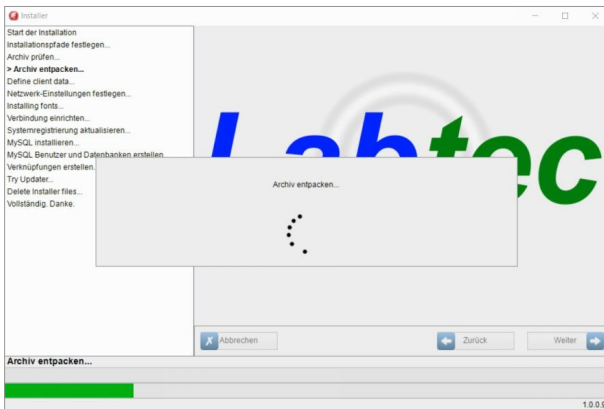

Das Archiv wird geprüft und entpackt.

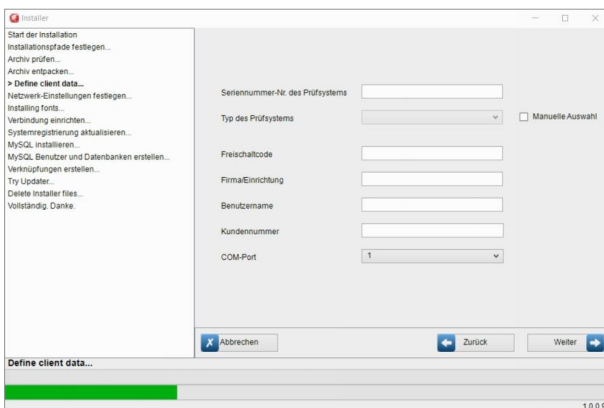

Kunden- und Prüfsystemdaten festlegen:

Seriennummer des Prüfsystems - geben Sie hier die Seriennummer 999.99.999 für die DEMO-Version ein.


Typ des Prüfsystems - wird entsprechend der Seriennummer automatisch vorgegeben. Stimmen Seriennummer und Typ nicht überein, kann die korrekte Typenbezeichnung manuell gewählt werden.

Firma/Einrichtung - ist frei wählbar

Benutzername - ist frei wählbar

Kundennummer - geben Sie hier die Nr. 10000 ein.

COM-Port - der vorgegebene Comport kann übernommen werden.

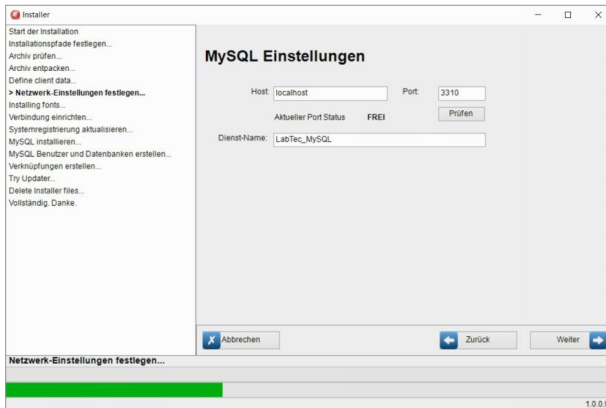

Netzwerk-Einstellungen MySQL-Datenbank


Host: Übernehmen Sie den voreingestellten Eintrag „localhost“ oder tragen Sie die IP-Adresse 127.0.0.1 ein.

Port: Übernehmen Sie den voreingestellten Port oder wählen Sie einen von MySQL verwendeten Port **zwischen 3301 und 3310**.

Dienst-Name: „LabTec_MySQL“ bleibt unverändert.

Mit „Weiter“ setzen Sie die Installation fort.


Anschließend werden benötigte Fonts/Schriftarten eingerichtet.

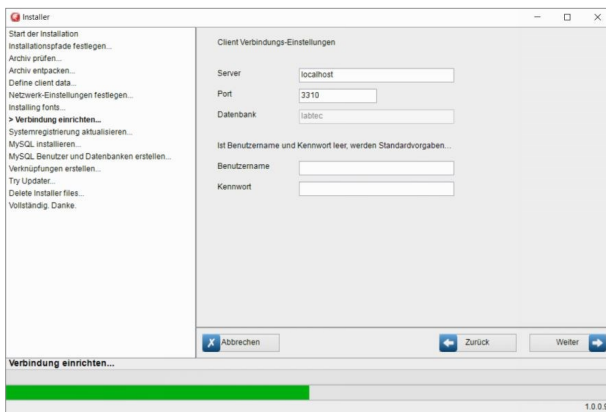

Client Verbindungs-Einstellungen

Prüfen Sie die Verbindungseinstellungen für Server und Port sowie Namen der Datenbank. Diese müssen mit den zuvor gewählten Einstellungen übereinstimmen, ggf. anpassen. Alle weiteren Angaben bleiben unverändert.

Fortsetzung der Installation mit „Weiter“.

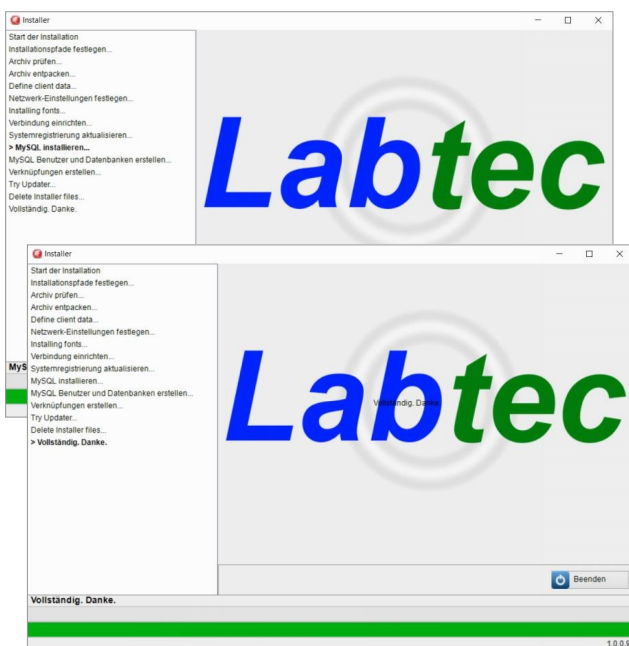

Durchführung und Abschluss der Installation

Programm und MySQL-Datenbank werden installiert, Einträge in die Systemregistrierung vorgenommen, Verknüpfungen auf Desktop erstellt.

Nach Meldung „Vollständig, Danke“ die Installation über „Beenden“ abschließen.

Anschließend kann die DEMO-Version mit Doppelklick auf das auf dem Desktop installierte Icon gestartet werden.



Werksseitige Zugangsdaten:

Benutzer: *admin* Passwort: *admin*